

血基因组DNA 提取试剂使用说明书

(货号 : 10510)

【产品说明】

- 1、本试剂可高效、便捷的从全血、血浆中提取DNA。
- 2、该试剂提取的 DNA 可以直接应用到荧光定量扩增。
- 3、核酸提取全程具有省时、省力、无毒、经济、稳定的特点。
- 4、试剂保存方便，试剂可在室温保存。

【贮存条件和有效期】室温或 4℃保存，有效期 2 年。

【需自备物料】

- 1.5mL 离心管、恒温干浴器、加样器、高速离心机。

【操作方法】

全血、血浆DNA的提取方法

- 1、取 1.5mL 离心管，加入 DNA 提取试剂 200 μ L，加入待测全血或血浆 200 μ L，震荡混匀。
- 2、将 1.5mL 离心管放入恒温干浴器，100℃, 10 分钟。
- 3、将 1.5mL 离心管放入离心机内，13000 转，5 分钟。
- 4、将 1.5mL 离心管从离心机取出，上清内即含DNA。

【其它注意事项】

- 1、如需保存 DNA，请将含有 DNA 的上清液吸出并放置于新的 1.5mL 离心管内，-20℃至-80℃保存即可。
- 2、本品仅供实验室研究用。

【说明书修改日期】

2017 年 6 月