

超纯无酶水

(货号: LVN10029-NR)

【规格】: 100ml, 500ml

【保存】: 2-8°C避光保存, 有效期一年。常温运输。

【产品简介】:

本制品是采用了先进的反渗透技术, 辅以核子级离子交换树脂、高能量双波长紫外灯和 Q-Gard®超纯水柱, 并配合 BioPak®终端超滤器而生产出的无热原 (pyrogen-free)、无核酸酶 (DNase/RNase-free)、无蛋白酶 (Protease-free)、无细菌 (bacteria-free) 的超纯水。

广泛应用于生物化学、分子生物学、细胞生物学、化学、生理、病理学等领域, 特别适合分子生物学研究中 RNA 或 DNA 相关的各种实验操作, 可用于实验室中各种高纯度溶液的配制。

【使用方法】:

本产品常用于 RNA 沉淀的溶解, 含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等, 以及其它各种要求无 RNase、DNase 和 protease 的反应体系, 代替 DEPC 处理过的水使用。

【注意事项】:

1、本产品为无菌产品, 须尽量在洁净环境中打开使用, 以避免被环境中的污染物所污染。

2、使用后须注意尽快盖上瓶盖并旋紧。如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。

3、如需分装, 请使用无热原、无核酸酶和无菌的容器进行分装。

4、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。

5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。